

Beckman Optima L-80xp 超速离心机使用规范

1、超速离心机属于贵重仪器，需要使用仪器者需要经过预约，经管理员核定后方可使用仪器。如超过预约时间一小时以上未来使用仪器，且未提前通知管理者，将取消其该时间段的仪器使用资格

2、为了维持仪器状态的稳定，初次使用仪器设备人员，必须在熟练人员指导下进行操作，经仪器管理员培训后能掌握基本操作后方可独立进行简单操作。

3、

一、离心机由专人使用，不允许自行独立操作，若违反规定者，取消使用资格。

二、请使用者遵守仪器操作相关规定，使用后配合如填写使用记录，并维护超速离心机内腔及外部清洁。

三、实验应提前预约，请注明姓名及准确实验时间及相关离心要求，如样品有毒性或具腐蚀性应明确告之，以确保安全，看是否能用此离心机进行分离实验。

四、预约时间半小时内未到视同放弃，如需继续实验，则按顺序重新预约。

五、若因占用他人时间而实验被中断，不得提出异议。

1、仔细查阅转头目录、离心管目录，化学试剂抗耐表，根据实际情况选择合适的转头和离心管。

2、我们目前有两种转头，分别是 SW41 和 SW28，均配备了相应的离心管。必须使用 BECKMAN 原装配备转头及离心管。

3、离心管要对称、同量、同液放置，使用水晶转子时一定要检查离心管是否挂牢，另根据转头及离心管选择不同，有的必须满管而严禁半管和空管运转，有的则最多